



Labdisci andmete analüüs GlobiLabiga

1. Ühendage Labdisc arvutiga/tahvliga kasutades selleks **USB-kaablit või Bluetooth'i**.





2. Leidke arvutist/tahvlist **GlobiLab** tarkvara ja avage.

3. Leidke ekraanilt **andmete laadimise** võimalus ja valige sobivad andmed.

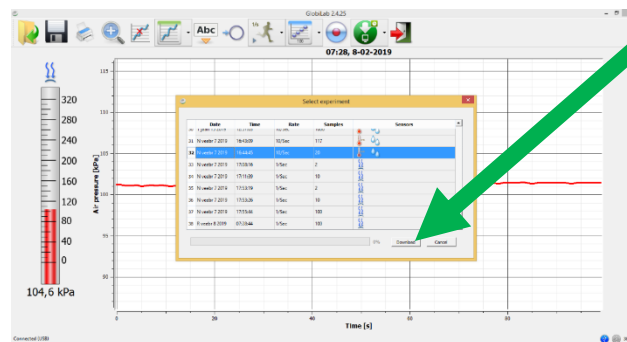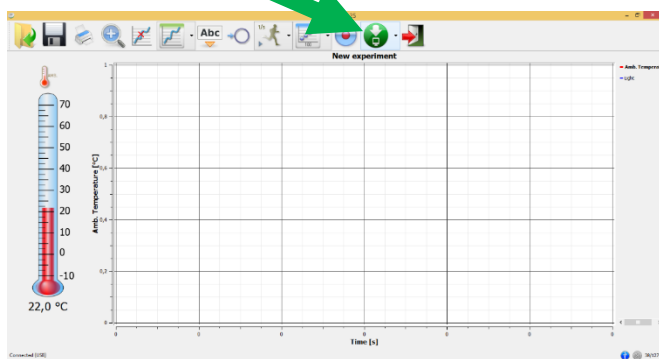


4. Kasutades *Annotation* nuppu, saate lisada graafikule märkmeid. Soovi korral ka foto.

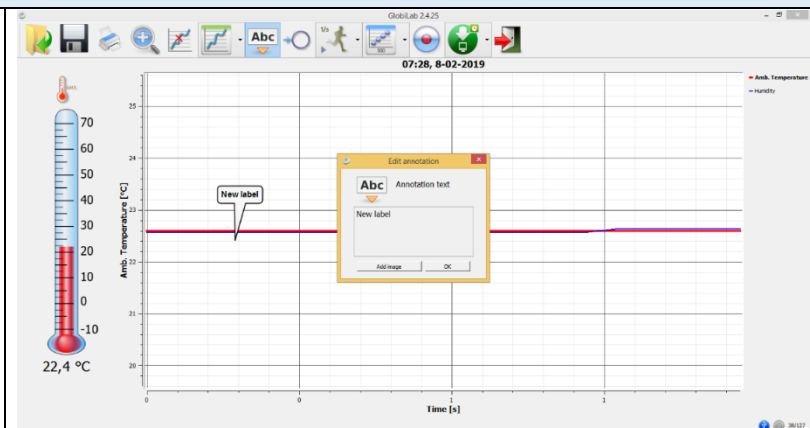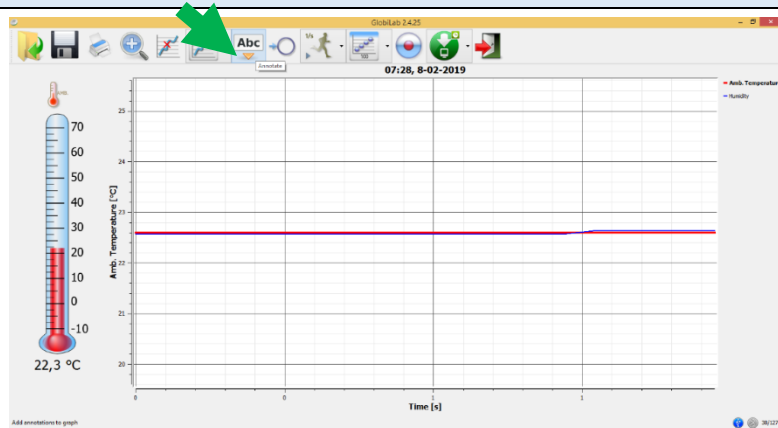


5. Kui sa tahad märkmeid kustutada, siis vajuta sellele parema klõpsuga

6. Kui sa tahad märkmeid liigutada, siis võta sellest vasaku klõpsuga kinni.


7. Valige graafikul mõned punktid.

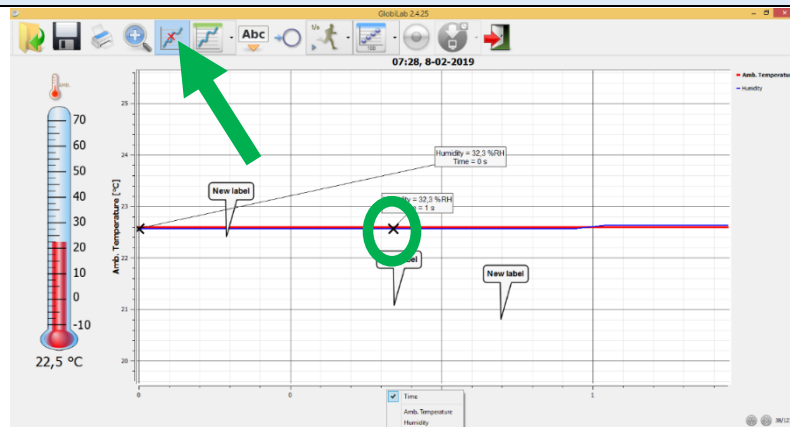

8. Valige graafikul sobiv vahemik, selleks klõpsake vasaku klahviga.

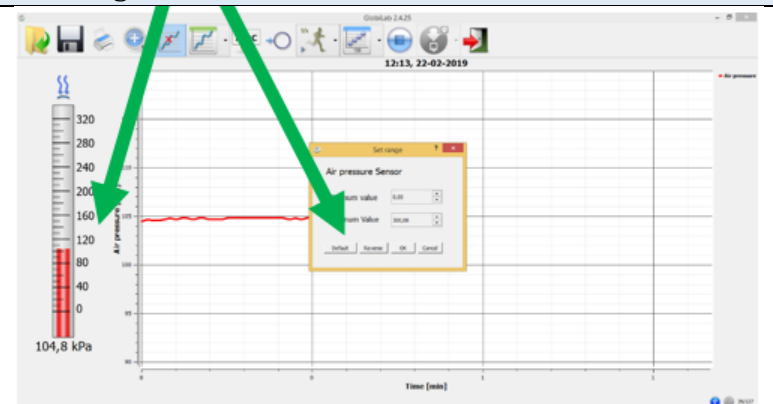

9. Kui soovite vahetada graafikul värve, siis vajutage joonel parema klahviga.

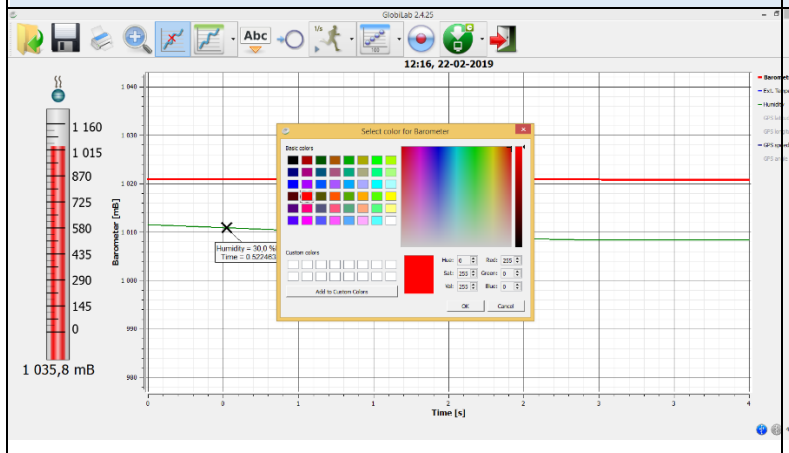

10. Kui olete tulemusega rahul, siis salvestage oma töö.

