





























1. Lülita Labdisc sisse.	2. Vajuta Labdiscis liikumise nuppu.	3. Ekraanile tuleb järgmine pilt.	4. Vajuta valiku nuppu.
			
5. Ekraanile tuleb järgmine pilt.	6. Vajuta veel kord valiku nuppu.	7. Ekraanile tuleb järgmine pilt. NB! Inglise keelsed sõnad võivad olla erinevad!	8. Need sõnad näitavad, millised andurid on aktiivsed. Neid saad välja lülitada, kui vajutad erinevatele anduri valikute nuppudele.
			

9. Meil on vaja õhuniiskuse/humidity ja temperatuuri/ ext.temper. andurit	10. Väljumiseks vajuta sisselülitamise nuppu.	11. Ekraanile tuleb järgmine pilt.	12. Vajuta Labdiscis liikumise nuppu.
			
13. Ekraanile tuleb järgmine pilt.	14. Vajuta Labdiscis liikumise nuppu.	15. Ekraanile tuleb järgmine pilt.	16. Vajutage valiku nuppu.
			

17. Nüüd saate valida, kuidas ja kui tihti seade andmeid kogub.	18. Kasutage liikumiseks seda nuppu ja valimiseks seda nuppu.	19. Väljumiseks vajuta sisselülitamise nuppu.	20. Ekraanile tuleb järgmine pilt.
			
21. Vajutage Labdiscis liikumise nuppu.	22. Ekraanile tuleb järgmine pilt.	23. Vajutage valiku nuppu.	24. Valige mõõtmiste arv. Enne vajutage rohelise noole nuppu ja siis kollase noole nuppu. Nüüd on seade valmis.
			

25. Leidke karbist temperatuuriandur.	26. Ühendage andur õigesse kohta. Nool näitab anduri asukohta seadmes.
	

Nüüd on seade mõõtmiseks valmis.
On vaja läbimõelda mõõtmise kohad, erinevad võimalused jms.
Kuidas hoida andmekogujat käes jms.
Kui see on läbi mõeldud, siis alustage andmete mõõtmist.

27. Vajutage väljalülitamise nuppu, kuni olete saanud ette sarnase pildi.	28. Käsi ekraanil näitab, et andmeid ei koguta.
	
29. Andmete kogumiseks vajutage valiku nuppu.	30. Kui seade kogub andmeid, siis käe asemel on jooksja.
