



Анализ данных при помощи приложения GlobiLab

1. Подсоедините Labdisc к компьютеру/планшету используя кабель **USB** или **Bluetooth**.





2. Найдите на компьютере/планшете приложение **GlobiLab** и откройте.

3. Найдите на экране иконку **загрузки данных** и выберите необходимый вид данных.

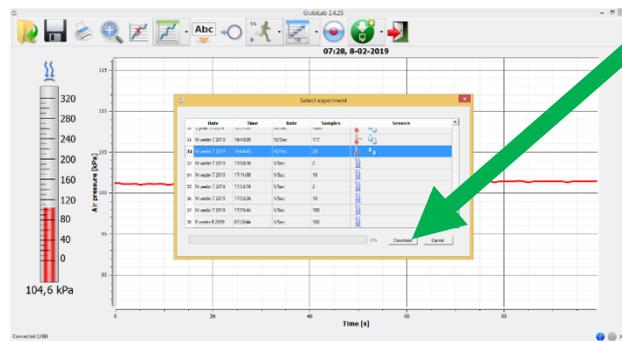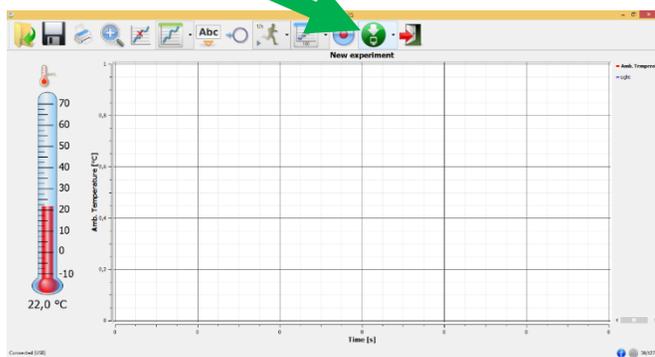

4. Пользуясь кнопкой **Annotation** сможете добавить на график пометки, при желании изображение.

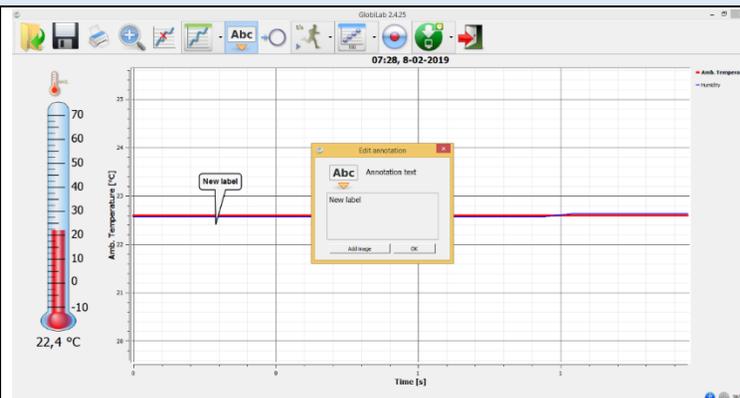
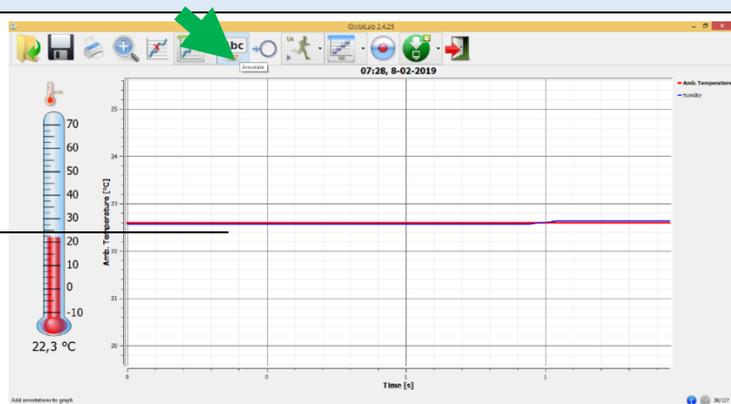


5. Если надо **удалить пометки**, то достаточно правого клика мышкой.

6. Если надо **переместить пометки**, то надо навести курсор на пометку и зажав левую кнопку мыши перенести пометки в нужное место.

7. Для **выбора на графике** какого-либо пункта.

8. Для выбора на графике подходящего промежутка данных кликните левой клавишей мышки.

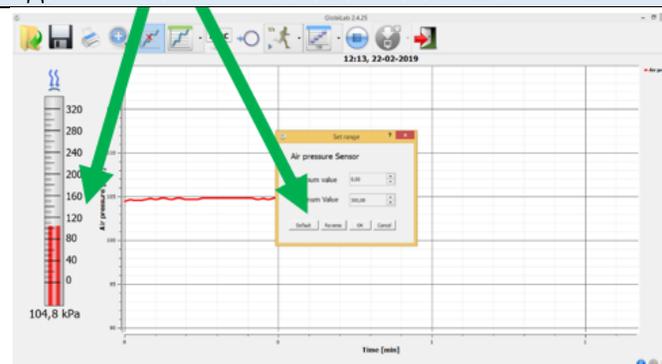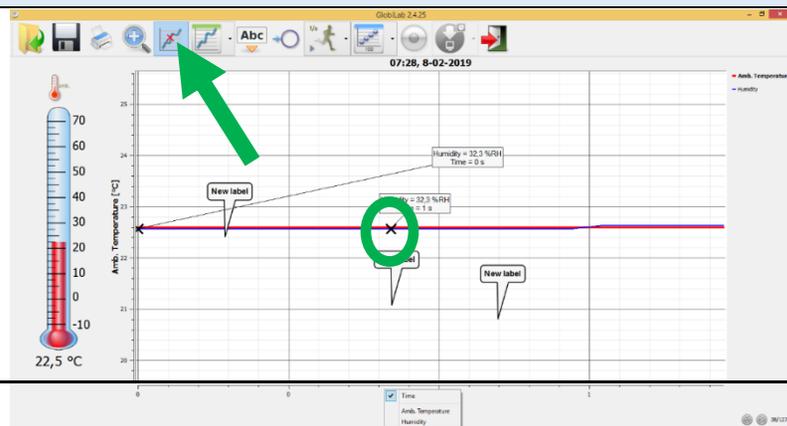


Составили: К.Экштейн, М.Луст

Таллинн, 2019




Globisense LabDisc инструкция по анализу данных, [составили К.Экштейн, М.Луст, Таллиннская гимназия Паэ](#) лицензия [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

9. Если хотите изменить цвет на графике, нажмите на линию графика правой кнопкой мышки.

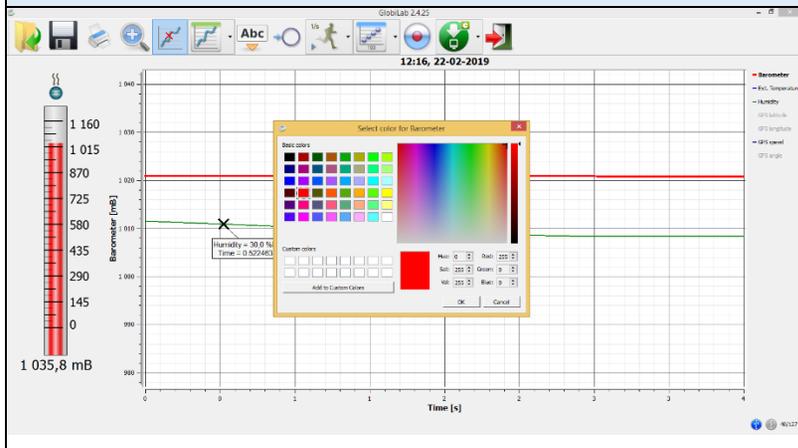

10. Для сохранения результата, сохраните свою работу.

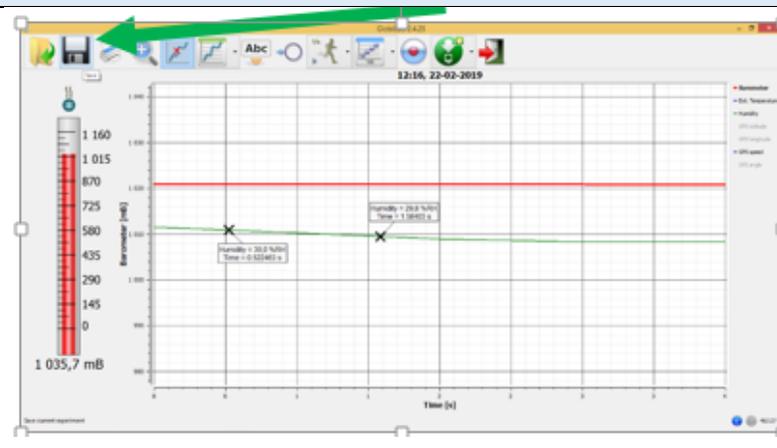

Составили: К.Экштейн, М.Луст

Таллинн, 2019



Globisense LabDisk инструкция по анализу данных, составили К.Экштейн, М.Луст, Таллиннская гимназия Паэ лицензия [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)