

<p>1. Включите Labdisc.</p>	<p>2. Нажмите на кнопку перехода на Labdiscis.</p>	<p>3. На экране высветится следующее изображение.</p>	<p>4. Нажмите кнопку выбора.</p>
			
<p>5. На экране высветится следующее изображение.</p>	<p>6. Ещё раз нажмите кнопку выбора.</p>	<p>7. На экране высветится следующее изображение. NB! Англоязычные слова могут быть разными!</p>	<p>8. Эти слова показывают, какие датчики активны. Их можно выключить нажимая различные кнопки датчиков.</p>
			



<p>9. Нам нужен датчик влажности /humidity и температуры/ ext.temper.</p>	<p>10. Для выключения устройства нажмите на кнопку включения прибора.</p>	<p>11. На экране высветится следующее изображение.</p>	<p>12. Нажмите на кнопку перехода на Labdiscis.</p>
			
<p>13. На экране высветится следующее изображение.</p>	<p>14. Нажмите на кнопку перехода на Labdiscis.</p>	<p>15. На экране высветится следующее изображение.</p>	<p>16. Нажмите кнопку выбора</p>
			

<p>17. Теперь можно выбрать, как часто и с каким временным интервалом устройство будет вести сбор данных.</p>	<p>18. Для перехода и для нажимайте соответствующие кнопки.</p>	<p>19. Чтобы выйти нажмите кнопку включения устройства.</p>	<p>20. На экране высветится следующее изображение.</p>
			
<p>21. Нажмите на кнопку перехода на Labdiscis.</p>	<p>22. На экране высветится следующее изображение.</p>	<p>23. Нажмите кнопку выбора.</p>	<p>24. Выберите количество замеров. Затем последовательно нажмите кнопку движения и кнопку выбра. Теперь устройство готово к работе.</p>
			

<p>25. Найдите в коробке датчик температуры.</p>	<p>26. Подсоедините датчик к нужному разъёму устройства, который показан стрелочкой.</p>
	

<p>Теперь устройство готово к замерам.</p>
<p>Необходимо продумать где будут проходить замеры и различные условия и пр.</p>
<p>Как при замерах держать устройство и пр.</p>
<p>Когда предыдущие шаги будут выполнены, приступайте к замерам данных.</p>

<p>27. Несколько раз нажмите кнопку включения, до появления на экране похожего изображения.</p>	<p>28. Иконка руки на экране, показывает что сбор данных не активен.</p>
	
<p>29. Для начала сбора данных нажмите кнопку выбора.</p>	<p>30. Когда устройство собирает данные, то вместо иконки руки, появляется иконка бегущего человека.</p>
	

